



Le système de transfert de coupes AQ 540 apporte la solution aux défis quotidiens liés à la coupe de coupes de paraffine exigeantes. Il se compose d'un porte-lame spécial pour lames jetables avec pont de transfert intégré et bain-marie chauffé, et peut être fixé pour être utilisé en combinaison avec le microtome rotatif entièrement automatique A550 (réf. 03-4100-01).

La section est déjà étirée pendant le processus en raison du film d'eau laminaire. Le débit volumique du film d'eau peut être toujours ajusté en fonction des exigences de coupe.

Lorsque le pont de transfert est ouvert, les déchets de coupe humides sont directement acheminés vers le conteneur à déchets où ils s'accumulent en s'affaissant sur eux-mêmes. Cela réduit considérablement leur volume. Il n'est plus nécessaire de vider fréquemment le conteneur à déchets de coupe.

Une fois le pont fermé, la coupe sélectionnée glisse doucement directement dans le bain-marie à température contrôlée. Dans le bain-marie éclairé, la coupe peut être évaluée et sélectionnée. Les coupes de haute qualité peuvent alors être facilement manipulées de la manière habituelle. Tous les réglages s'effectuent via l'écran tactile situé à l'avant.

Fiche technique		CAT. NO.
Température du bain :	jusqu'à 50 °C	
Volume du bain :	750 ml	
Volume du réservoir de la pompe :	570 ml	
Liquide requis :	eau déminéralisée ou distillée	
Débit	0 – 500 ml/min	
Dimensions sans pont de transfert, porte-lame, avec couvercle (L/P/H)	300 x 235 x 128 mm (dispositif de base monté sur microtome)	
	300 x 280 x 128 mm (dispositif de base monté sur microtome)	
Poids :	ca. 5 kg (appareil de base sans pont de transfert, porte-lame, couvercle inclus)	
Alimentation électrique :	110 – 240 V / 50 – 60 Hz	03-4190-00



Techinterlab

Z.A. Le Clos de Villarceaux 78770 THOIRY (FRANCE)

Tel : +33 (0) 1 34 94 20 45

E-mail : sales@techinterlab.fr

Site web : www.techinterlab.fr

Sous réserve de modifications sans préavis. Les images et les couleurs peuvent varier.