


Solution avec Scanner code à Barres

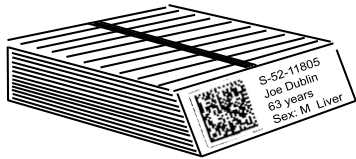

Cassette

Joe Dublin	s08-11805
Accession No.:	S08-11805
Name:	Joe Dublin
Age:	63
Sex:	M
Type:	Liver

Fiche examen



Scanner Code à barre


1. Le scanner capture les informations du code à barre sur :
 - La Cassette
 - La fiche patient
 - Journal des cas
 - Flacon de transport
 Le Système peut être configuré pour capturer plusieurs codes à barres pour une même lame.



Pslim™

2. Pslim™ permet à l'utilisateur de mettre en forme ou d'ajouter des informations à celles qui ont été scannées.

3. Les informations sont imprimées sur la ou les lame(s)

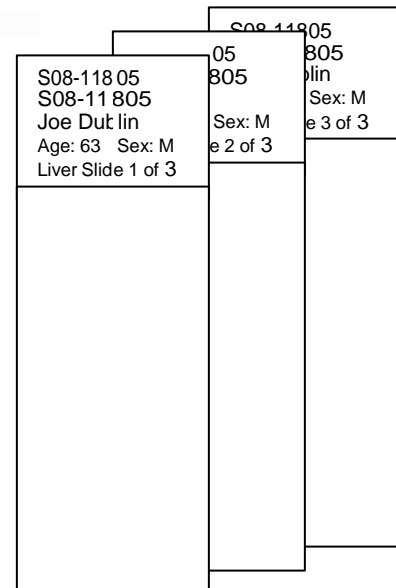


Solution avec Clavier

1. Les données sont rentrées à l'aide du clavier



Clavier

Note: Une interface clavier est requise pour se connecter à la PSlim™

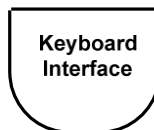


2. Pslim™ affiche les caractères et divise le texte en champs de données permettant la mise en forme de l'impression.




Pslim™

3. Les informations sont imprimées sur la ou les lame(s)

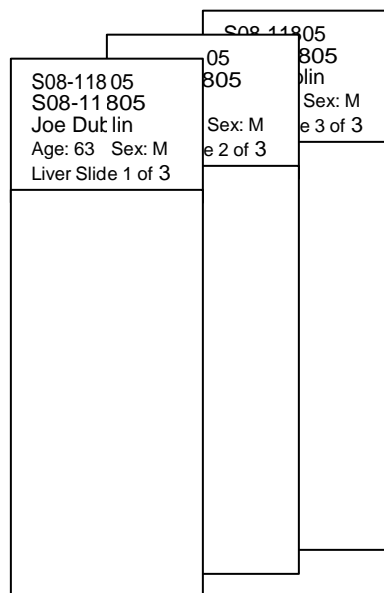


Solution avec clavier et scanner de codes à barres

1. Le scanner capture les informations du code à barres sur :
- La Casette
 - La fiche patient
 - Le flacon de transport

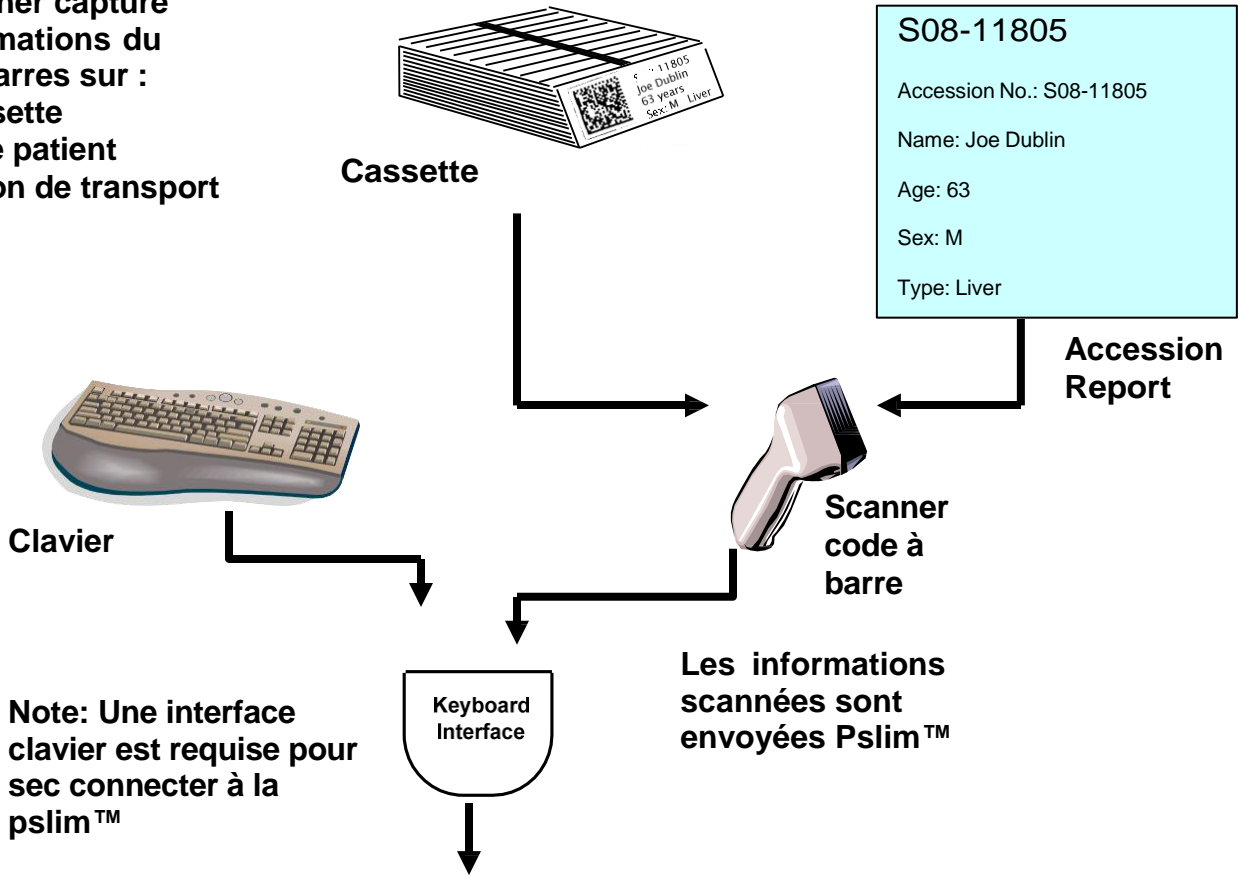

2. Le kit d'interface clavier permet de connecter le clavier le scanner de code à barres

3. Les informations sont imprimées sur la ou les lame(s)

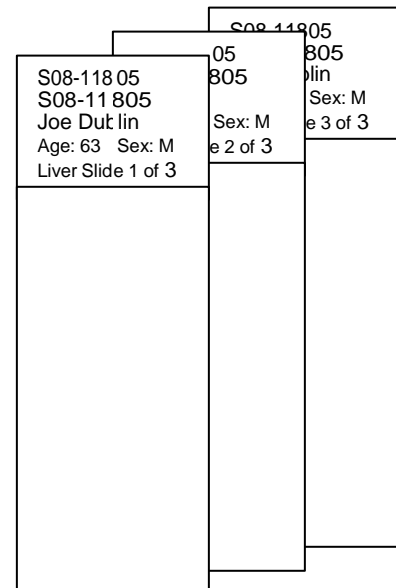

Solution avec SGL* ou PC avec ou sans scanner code à barre

1. Le scanner capture les informations du code à barres sur :
- La Casette
 - La fiche patient
 - Le flacon de transport



Cassette

S08-11805

Accession No.: S08-11805

Name: Joe Dublin

Age: 63

Sex: M

Type: Liver


Fiche Patient

Scanner
code à
barre a



Les informations scannées
sont envoyées à un PC

2. Le PC analyse les données afin de déterminer les informations à imprimer et le nombre de lames. L'utilisateur peut également saisir les informations ou y accéder.

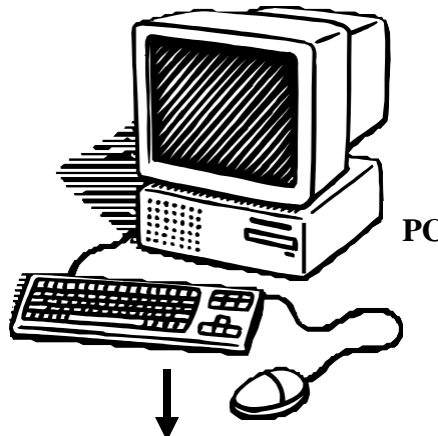


PC

3. Pslim™ reçoit par Ethernet les images mise en forme à imprimer sur les lames.



4. Les information sont imprimées sur la ou les lame(s)

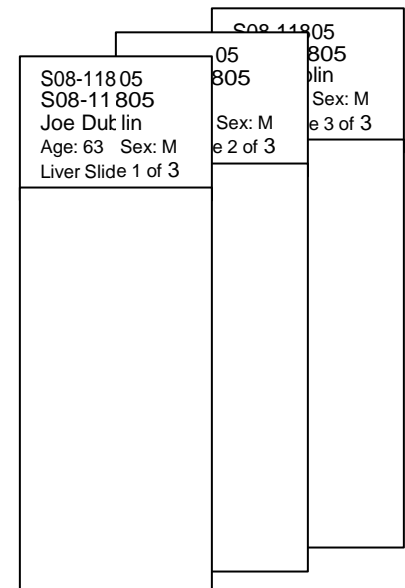

*SGL : Système de Gestion de Laboratoire

Solution avec SGL et scanner code à barre pslim™

1. Le scanner capture les informations du code à barre sur :
La Casette
La fiche patient
Le flacon de transport

S08-11805

Accession No.: S08-11805

Name: Joe Dublin


Age: 63

Sex: M

Type: Liver




Scanner

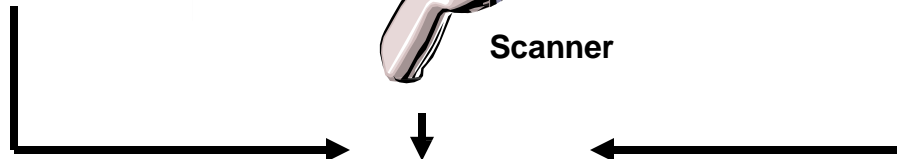


2. pslim™ envoie les informations au SGL via Ethernet

SGL

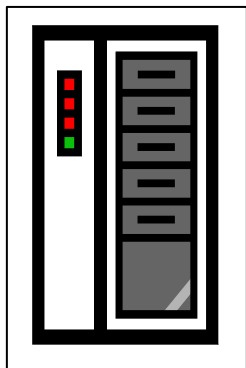

3. pslim™ reçoit des images à imprimer sur les lames via Ethernet.

4. Les informations sont imprimées sur la ou les lame(s)

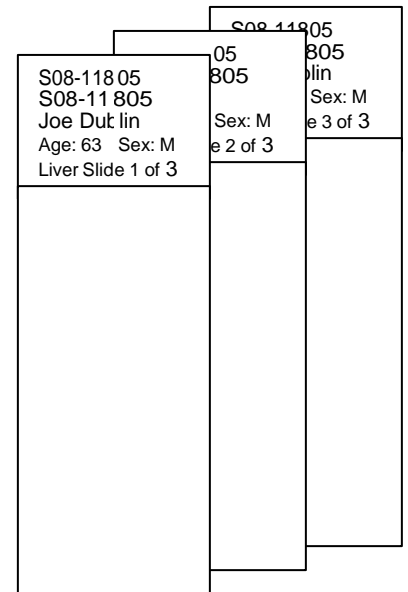

Note: Cette option peut nécessiter un travail spécifique d'interface selon les SGL utilisé.

*SGL : Système de Gestion de Laboratoire