

FICHE TECHNIQUE TECHPATH 1800 CONFIGURATION 3

TABLE DE MACROSCOPIE TECHPATH 1800

Réf : TP1800C3

Equippée d'un système de ventilation FRONTAL, la table de macroscopie TECHPATH, en acier inoxydable, garantit un air pur et un travail en toute sécurité. La CMA (Concentration Maximale Autorisée) pour les vapeurs de formol est inférieure aux minimas requis sur la surface de travail. Cette table permet de purifier l'air contaminé par le formol. Ces vapeurs nocives sont aspirées vers le fond à travers une plaque perforée, en inox. Les vapeurs sont évacuées dans l'atmosphère par l'intermédiaire d'un ventilateur externe. Conforme aux réglementations concernant les laboratoires d'anatomie pathologique dont la circulaire du 30 Juillet 2004 et l'arrêté du 16 Juillet 2007. Qualité d'inox conforme à la norme EN 10088-1 : 2005.

Caractéristiques pour de la table :

- Dimensions : L 1800 x P 750 x H 900/1400 mm
- Pieds réglables pour la mise à niveau
- Entièrement en acier inoxydable AISI 304L et AISI 316L pour le plateau de travail
- Soudures : Procédure de soudure TIG (Tungstène Inerte Gaz), soudures poncées et polies, décapage à l'acide des soudures intérieures.

Plan de travail :

- Dim : H 900 x L 1750 x P 600 mm
- De gauche à droite :
 - 1 évier ventilé Dim : 400 x 400 x 200 mm avec 1 mitigeur douchette EC / EF au niveau de l'évier (pédale de commande en option)
 - 1 Plateau de travail lisse Dim : L 1300 x P 600 mm
 - 1 trappe poubelle avec couvercle D 150 au-dessus de la poubelle DASRI standard du client.



Photo non contractuelle
donnée à titre d'exemple

Partie basse :

- Placards bas ventilés
- De gauche à droite :
 - 1 porte battante L 500 mm au niveau de l'évier alignée avec le bord avant de la table.
 - 2 portes coulissantes, L 570 mm en retrait de 250 mm pour le positionnement des jambes au niveau du plateau de travail
 - Registre de ventilation
 - protection 30 mA
 - Accès zone technique alimentation EC/EF et évacuation EU

Partie haute :

- Ventilation frontale par plenum perforé sur toute la longueur de la table
- Eclairage LED qualité lumière du jour sur toute la longueur de la table commandée par interrupteur mécanique.



Photo non contractuelle
donnée à titre d'exemple

.../...



- Confinement complet de la zone de travail en verre sécurit 8 mm avec volets rabattables composé des éléments suivants : 2 joues de côté fixes, 1 panneau incliné fixe L 1800, 2 panneaux mobiles inclinés sur charnières L 550 / 1240 mm
- Ouverture en façade : L 1800 x H 200 mm (volet fermé) et 300 mm environ (volet ouvert)

Ventilation :

- Puissance d'aspiration requise au niveau de l'ouverture en façade, volet rabattable fermé = » 0,5 m/s
- Puissance minimale du ventilateur : »800 m³/H
- Diamètre évacuation : 1 Piquage de raccordement diamètre 250 mm au-dessus du plénum frontal de la table

Alimentation EC/EF/ EU et Electricité

- Raccordement EC/EF, écoulement, alimentation 230V
- Electricité : 1 Câble en attente pour alimentation électrique table 230 V, 1 contact 230V ON/OFF ventilation.

Options disponibles :

- Interrupteur de ventilation sur la table (230V ou contact sec)
- Pédale de commande mitigeur pour évier
- Jeu de 3 prises électriques 230V 16A dans le placard bas
- Prise 230V/RJ45/IEE1394/USB à positionner sur la table à l'unité
- Etagère toute longueur dans l'enceinte ventilée (profondeur 150mm)
- Barre magnétique pour le rangement des outils de coupe dans l'enceinte ventilée à l'unité

Requis installation :

- Attente EC/EF 15/21 males avec vannes ¼ de tour
- Evacuations eaux usées PVC 50mm
- 1 prise électrique 230V 16A
- 1 Piquage en attente dans le faux plafond diamètre 250 mm avec 800m³/h mini de dispo, pertes de la table 130Pa